


Anleitung zum Zusammenbau



Lieferumfang:

- 1 Ablageplatte mitte, schmal
- 2 Arbeitsplatte
- 3 Ablageplatte mitte, breit
- 4 2 Stk. Schrauben
- 5 2 Stk. Seitengestell mit Rollen
- 6 Bodenplatte
- 7 Verstrebungsplatte mitte
- 8 Inbusschlüssel
- 9 4 Stk. Wurmschrauben

Für den Zusammenbau benötigen Sie einen passenden Schraubenzieher.

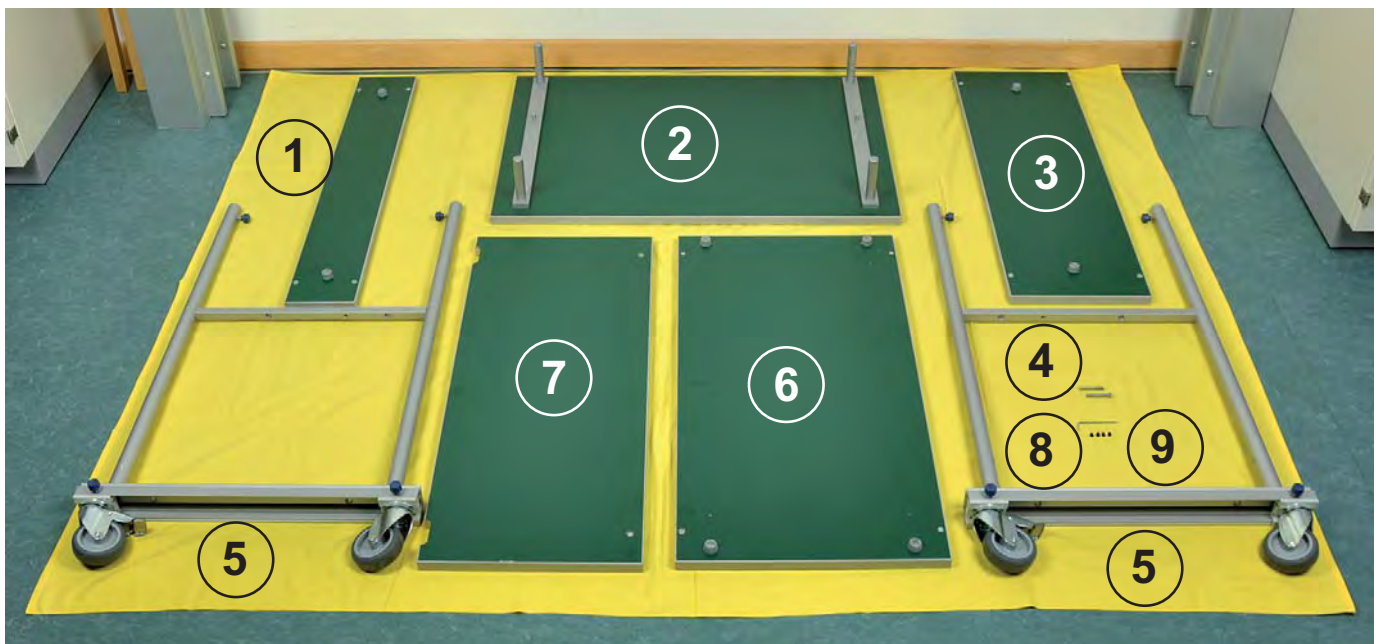


1. Legen Sie alle Teile auf ein Tuch um die Oberflächen der Platten nicht zu zerkratzen. Kontrollieren Sie die Vollständigkeit der Teile.


2. Legen Sie die Deckplatte (2) mit den Zapfen nach oben stehend auf den Boden.



3. Stecken Sie die Verstrebungsplatte (7) mit den stirnseitigen Ausnehmungen in die kleinen Zapfen der Deckplatte (2). Die Platte soll nun stehend festgehalten werden.

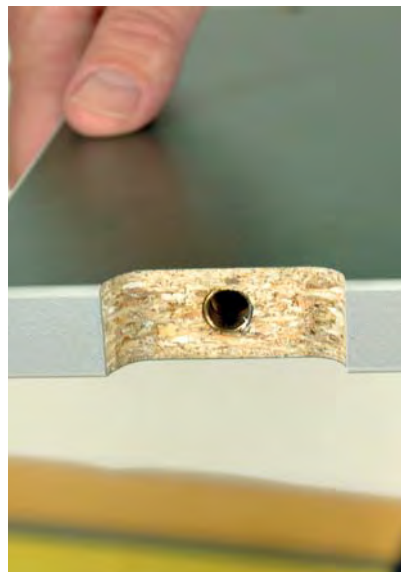

4. Setzen Sie das Seitengestell (4) so auf die Deckplatte, dass sich das kleine Loch am vierkantigen Steg mit dem kleinen Loch an der Stirnseite der Verstrebungsplatte (7) deckt.

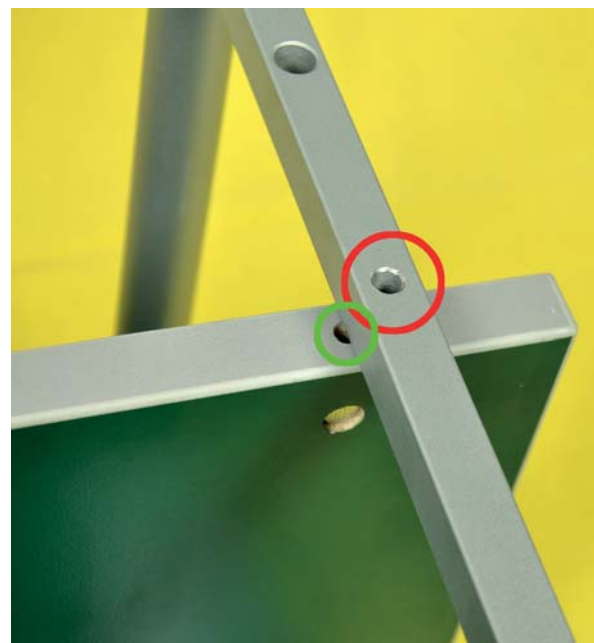


5. Schrauben Sie den Seitenteil mit der Verstrebungsplatte fest zusammen.



6. Auch der zweite Seitenteil (5) wird in gleicher Weise gegenüberliegend an die Verstrebungsplatte (7) geschraubt.




7. Schrauben Sie die Wurmschrauben der Seitengestelle an den Zapfen der Arbeitsplatte (2) gefühlvoll fest. Pro Seitenteil sind dies zwei Schrauben (siehe rote Pfeile). Benutzen Sie dafür den mitgelieferten Inbus-Schlüssel (8).

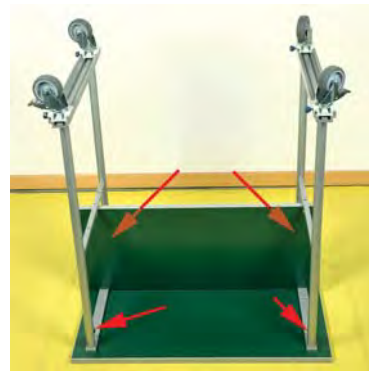


8. Stellen Sie den Tisch nun auf die Räder.



9. Legen Sie die beiden Ablageplatten (1) und (3) mittig in die Seitengestelle. Achten Sie darauf, dass die Gummipuffer innerhalb des Steges liegen.

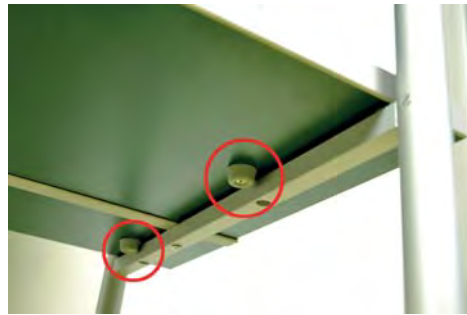

10. Danach legen Sie die Bodeplatte (6) ein. Hier müssen die Gummipuffer allerdings außerhalb des Steges liegen.

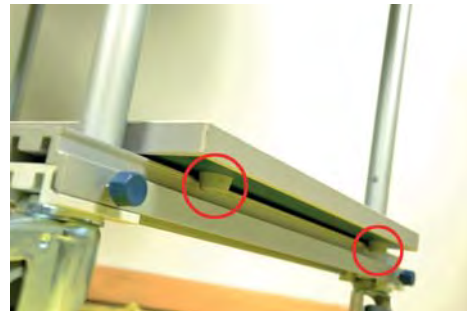

11. Der Experimentiertisch ist nun fertig. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollte dieser so aussehen (siehe Bild rechts).

